



# TABLETTENENTSTAUBER

## Benutzerhandbuch

LFA Tablet Presses ist ein Handelsname von  
LFA Machines Oxford LTD

Alle Inhalte in diesem Dokument sind urheberrechtlich geschützt ©

# INHALT

Seite 1. **Einleitung**

Seite 1. **Technische Spezifikationen**

Seite 2. Abb. 1 Struktur

Seite 3. **Aufbau**

Seite 3. **Bedienung**

Seite 4. **Reinigung**

# Einleitung

Der Tablettenentstauber ist eine spezielle Maschine zur Entfernung von Staubrückständen auf Tabletten nach dem Pressen. Er ist in der Lage, mehr als eine halbe Million Tabletten pro Stunde zu verarbeiten. Dadurch kann er an die meisten Tablettenpressen angeschlossen werden und sorgt für saubere, professionell aussehende Tabletten, die frei von unansehnlichen Pulverspuren sind.

Der Tablettenentstauber verfügt über ein modernes, hoch spezifiziertes Design, dessen Vorteile in einer besseren Effizienz, besserer Staubentfernung, geringeren Geräuschen und einer einfachen Wartung liegen.


**HINWEIS: Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.**

## Technische Spezifikationen

Kapazität	550.000 Stück/ Stunde
Leistung	~220V 50HZ
Abmessungen	( $\varnothing$ 315m- m~ $\varnothing$ 350mm~) x( 900mm~1070)
Gewicht	38kg
Vakuum	1.8m <sup>2</sup> /min-0.01MPa
Druckluft	20Pa

## **Abb. 1 Struktur**

- A - Tabletteneinlass
- B - Konkaver Kanal
- C - Druckluftdüse
- D - Staubrohr
- E - Tablettenauslass

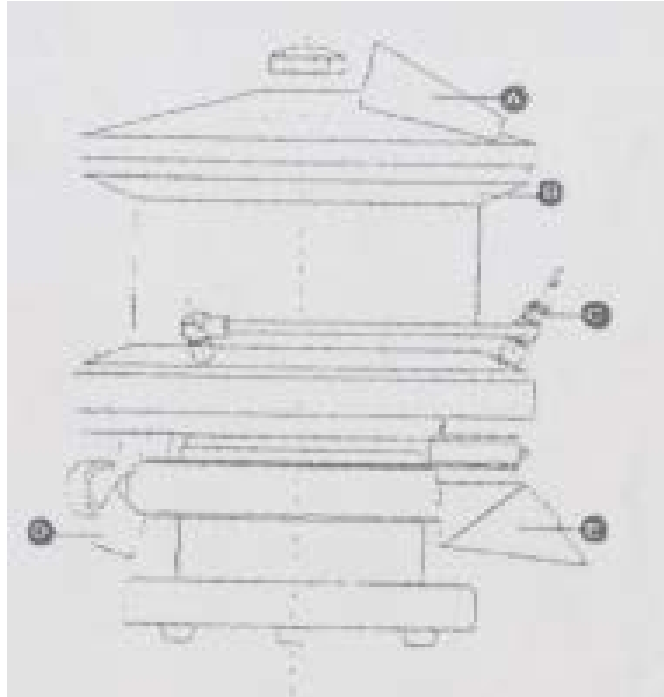

# Aufbau

Der Tablettenentstauber sollte auf einem stabilen Boden in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung installiert werden, die über eine geeignete Stromversorgung verfügt.

Achten Sie darauf, dass die drei Druckluftdüsen auf die drei Staublöcher ausgerichtet sind.

**HINWEIS: Die Basis kann um 360 Grad gedreht werden, sie kann sich aber nicht kontinuierlich drehen. Vergewissern Sie sich, dass die Schraube angezogen ist, um zu vermeiden, dass die Maschine Geräusche macht.**


# Bedienung

Drücken Sie den Schalter "A" zum Einschalten.

Drehen Sie den Drehknopf "B" im Uhrzeigersinn, um dann die Geschwindigkeit auf Ihre Anforderungen einzustellen.

Starten Sie Ihre Tablettenpresse.

Wenn Sie fertig sind, stellen Sie den Knopf "B" auf "Null" und schalten Sie die Stromversorgung aus.

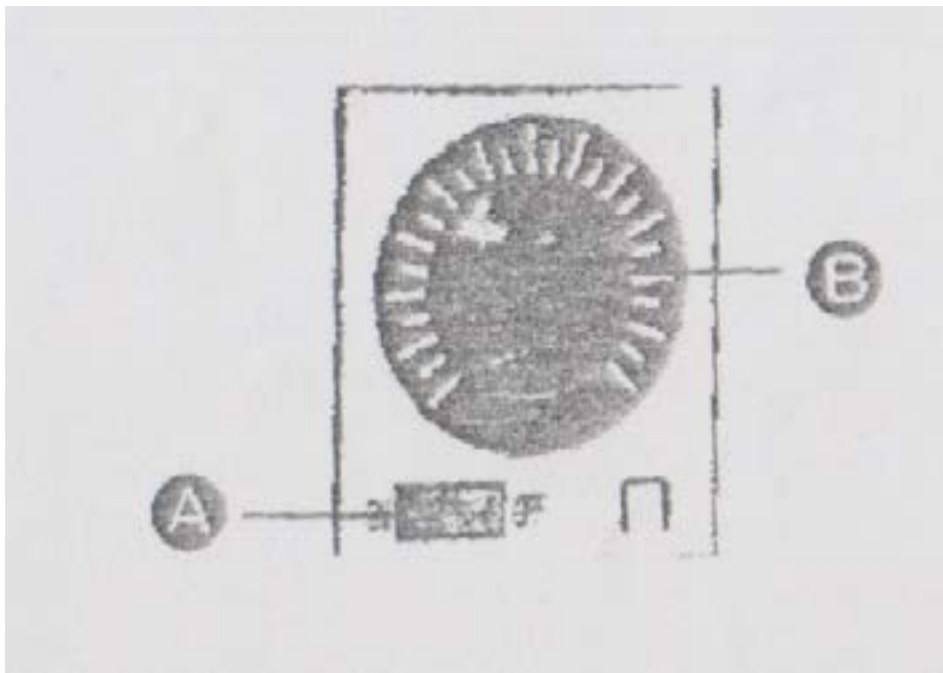

# Reinigung

Um den Tablettenentstauber zu reinigen, entfernen Sie die Komponenten wie folgt:

1. Nehmen Sie die Druckluftleitung und das Staubrohr ab
2. Schalten Sie A aus und entfernen Sie B
3. Trennen Sie die Filterscheibenkombination C und ihre Abdeckung D
4. Nehmen Sie den Gummiring E und die Scheibe F ab
5. Lösen Sie G, um H abzunehmen
6. Nehmen Sie I ab
7. Nehmen Sie K heraus, indem Sie J abnehmen

HINWEIS: Beim Reinigen des unteren Teils darf kein direkter Wasserstrom verwendet werden, da dies zu Schäden führen würde.

Wenn die Maschine laut oder langsam wird, nehmen Sie den Ring ab und ziehen Sie die Schrauben fest.

Reinigen Sie A, B, C, D, E, H und I mit einem neutralen Reinigungsmittel und spülen Sie die Teile dann gründlich ab.

Reinigen Sie C, F, G, J und K mit Wasser oder Alkohol.

Verwenden Sie Gaze in Wasser oder Alkohol getaucht, um L, M, N und die Basis zu reinigen.

Nicht direkt mit einem Wasserstrahl reinigen, da dies die Maschine beschädigen würde.

Lassen Sie die Teile vor dem Zusammenbau an der Luft trocknen.

