



T A B L E T   P R E S S E S



# VICE HAND-TABLETTENPRESSE BEDIENUNGSANLEITUNG

LFA Tablet Presses ist ein Handelsname von  
LFA Machines Oxford LTD

Alle Inhalte in diesem Dokument sind urheberrechtlich geschützt ©

# INHALT

**Seite 1. Einleitung**

**Seite 1. Wie man eine Tablette unter Verwendung der VICE-Pressse presst**

**Seite 2. Wie man sie reinigt**

**Seite 3. Wechsel der Matrizen**

**Seite 3. Pulvermischungen**

## Einleitung

Die VICE Handpresse weist ein revolutionäres neues Konzept unter den Tablettenpressen auf, das Ihnen ermöglicht, ohne teure Geräte professionelle, pharmazeutische Tabletten zu produzieren. Mit der VICE Handpresse können Sie in weniger als zwei Minuten Ihre eigenen Tabletten produzieren.

Aus rostfreiem Stahl und eloxiertem Aluminium gefertigt, ist die VICE Handpresse sicher und einfach zu bedienen und entspricht den GMP-Richtlinien in vollem Umfang. Sie ist extrem vielseitig, und kann entweder runde oder unregelmäßig geformte Tabletten und Pellets von 2 - 22mm Durchmesser produzieren.

Die VICE ist sehr einfach zu bedienen und zu warten. Um das Beste aus Ihrer VICE-Pressse herauszuholen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und machen Sie sich vor dem Beginn mit den Teilen vertraut.

# Wie man eine Tablette unter Verwendung der VICE-Pressen presst

**Die Anleitungen unten zeigen, wie einfach es ist, mit Ihrer VICE perfekte Tabletten herzustellen. Ein hilfreiches Demonstrationsvideo finden Sie hier: [www.handheldtabletpress.com](http://www.handheldtabletpress.com)**

1. Um mit der VICE loszulegen, nehmen Sie den längeren der beiden Griffe und führen ihn in die größere der beiden eiförmigen Körperhälften ein.
2. Setzen Sie nun den unteren Stift in den unteren Bolzen ein. Sie können den unteren Stift leicht erkennen - er hat einen langen Hals und einen ausgeschnittenen Abschnitt an seiner Basis.
3. Tragen Sie eine kleine Menge Schmiermittel auf den Mittelring auf. (Dadurch ist er leichter zu entfernen, wenn Sie mit dem Pressen der Tabletten fertig sind.)
4. Setzen Sie den Mittelring in die Presse ein.
5. Es ist jetzt Zeit, Ihre Tablettenmischung hinzuzufügen. Für weitere Informationen über Tablettenmischungen siehe unten, oder sehen Sie sich unser Online-Video an. Nach dem Füllen des Loches, wischen Sie überschüssiges Pulver vorsichtig ab.
6. Sobald Sie die Mischung hinzugefügt haben, setzen Sie den oberen Stift in den Mittelring ein, wobei Sie das Pulver vorsichtig platt drücken.
7. Bringen Sie nun die zweite Hälfte des eiförmigen Körpers in der Presse an. Sie kann in einer von drei Positionen befestigt werden. Sobald sie richtig sitzt, rastet sie ein.
8. Wenden Sie schließlich Druck zur Herstellung Ihrer Tablette an, indem Sie den zweiten Griff auf sein Gewinde draufschauben. Sobald Sie fühlen, dass er anfängt anzuziehen, greifen Sie beide Griffe und wenden Sie so viel Druck an, wie Sie können, um sie festzuziehen.
9. Sie haben jetzt Ihre Tablette hergestellt!
10. Um die Tablette auszuwerfen, schrauben Sie den kürzeren der beiden Griffe ab, (Den, den Sie zuletzt angebracht haben) und entfernen den Pin. Drehen Sie schließlich am anderen Griff bis die Tablette ausgeworfen wird.

Wenn Sie mit der Herstellung der Tabletten fertig sind, müssen Sie die VICE Handpresse mit dem umfangreichen Reinigungskit sorgfältig reinigen. Dadurch wird der Pulveraufbau gestoppt. Andernfalls kann es passieren, dass sich die VICE nach und nach schwerer bedienen lässt und die Qualität der Tabletten reduziert wird. Wenn sie nicht sauber gehalten wird, kann dies auch das Gewinde beschädigen.

# Wie man reinigt

1. Demontieren Sie die VICE-Presse und legen Sie alle Teile sicher auf einen Tisch.
2. Verwenden Sie die größere der beiden Bürsten im Reinigungskit, um das Gewinde der VICE zu reinigen.
3. Verwenden Sie auch die große Bürste, um die Matrizen mit großem Durchmesser zu reinigen.
4. Verwenden Sie die kleinere Bürste, um die oberen und unteren Bolzen zu reinigen.
5. Die kleinere Bürste ist auch gut, um Korn oder Pulver zu entfernen, welches vom Griff-Gewinde und von den Matrizen mit kleinerem Durchmesser aufgebaut wurde.
6. Sobald das gesamte Pulver aus der VICE entfernt worden ist, fahren Sie mit der zweiten Stufe der Reinigung fort. Mit einem feuchten Schwamm arbeiten Sie eine kleine Menge der Reinigungslösung in Lebensmittelqualität aus dem Kit in die Oberfläche, sodass sie vollständig bedeckt ist. Dann wischen Sie die Lösung mit einem anderen feuchten Schwamm ab.
7. Die VICE Presse sollte nicht feucht bleiben. Verwenden Sie das Reinigungstuch, um die Presse zu trocknen.
8. Schließlich schmieren Sie die Presse, indem Sie eine kleine Menge des Schmiermittels in Lebensmittelqualität auf die Gewinde- und Werkzeugeinsätze auftragen. Dies wird einen wichtigen Schutz bieten.

## Wechsel der Matrizen

Ihre VICE wird standardgemäß mit 3 Matrizen geliefert, aber es sind weitaus mehr verfügbar. Die in der VICE Handpresse verwendeten Matrizen sind identisch mit denen, die in der TDP 5 Tablettenpresse verwendet werden. Dieser großartige Vorteil bietet Ihnen Zugriff auf eine riesige Auswahl an gebrauchsfertigen Matrizen in verschiedenen Formen und Größen, so dass die Herstellung von Tabletten nur durch Ihre Phantasie begrenzt wird.

## Pulvermischungen

Der Hilfsstoff, den Sie benutzen, um Ihre Tablette zu binden, ist eine großartige Gelegenheit, um sie mit Ihrer Lieblingsfarbe zu personalisieren. Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Palette an hochwertigen Pulvermischungen zu erfahren, die in zehn verschiedenen Farbtönen erhältlich sind.